
Druckvorlage - Spektroskop

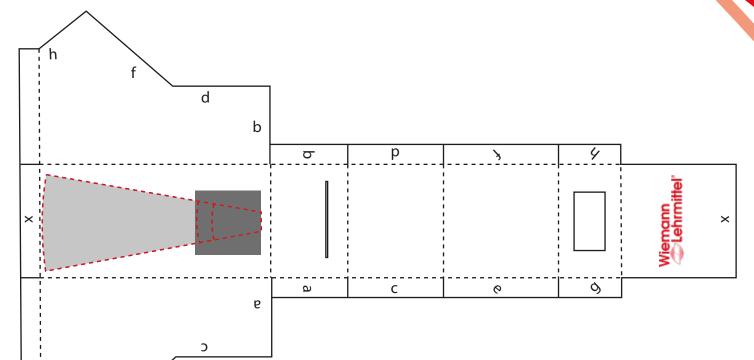

ausschneiden/ durchschneiden

----- falten

6

- 1. Vorlage ausschneiden und auf Tonpapier oder Pappe übetragen.
- 2. Tonpapier oder Pappe ausschneiden und falten.
- 3. Den dunkelgrauen Bereich schwärzen.
- 4. CD-Stück ausschneiden und im roten gestrichelten Bereich auf dem Tonpapier festkleben. Dabei den Teil der CD im dunkelgrauen Bereich ebenso schwärzen.
- 5. Mit einem Cuttermesser einen dünnen Schlitz zwischen a und b sowie das Rechteck zwischen g und h ausschneiden.
- 6. Die Buchstaben passend aufeinanderkleben.

Schaut man in das Mini-Spektroskop und lässt Licht von verschiedenen Lichtquellen einfallen, lassen sich unterschiedliche Spektralfarben beobachten.



